

100× ROX 使用说明书

货号: NND006

(仅供研究用)

一、产品简介:

100× ROX 是用于 ABI 等公司的实时定量 PCR 扩增仪上, 用于校正因加样不均或操作差异等所引起的孔间误差的一种参比染料。

二、产品规格:

50 μL × 1 管

三、保存条件:

-18 °C 及以下, 避光保存。

四、有效期:

规定储存条件下 24 个月, 具体信息详见标签。

五、注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。
3. 为避免反复冻融, 建议分装后冻存。
4. 融化后可置于 2-8 °C 条件下短期保存。
5. 本产品为荧光染料, 请尽量注意避光, 以缓解荧光淬灭。
6. 不同仪器所需参比染料 ROX 浓度不同, 用户可根据不同型号 PCR 仪器的推荐使用浓度添加到荧光定量 PCR 反应体系内进行使用, 具体加入量可咨询湖州申科技术支持。

生效日期: 2025 年 03 月 20 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 400-878-2189